

# BEDIENUNGSSANLEITUNG

## UPUL - Modelle

ARCTIKO

INHALTSVERZEICHNIS	SEITE
Vor Verwendung des Gerätes	3
Schutz der Umwelt	3
Stromausfall	3
Vorsichtsmaßnahmen und allgemeine Empfehlungen	3
Installation des Gefriergerätes	4
Elektrische Anschlüsse	4
Vor der Inbetriebnahme	5
Inbetriebnahme des Gerätes	6
Inbetriebnahme des Gefriervorganges	6
Trennen des Gerätes vom Strom	6
Bedienfeld	7
Einstellungssymbole	8
Kundeneinstellungen	9
Erweiterte Einstellungen	10
Wartung	11
Erweiterte Service-Einstellungen	12
Status	12
Ändern/Zurücksetzen des Kennwortes	12
Herunter- und Hochladen von Daten	13
Alarmanzeige in Display	14
Werkseinstellungen	15-16
Das Kühlsystem	17
CO2-Sicherung	17
Umstellen oder Versetzen des Gefriergerätes	17
Reinigung und Wartung des Gefriergerätes	18
Ersatzteile	18
Entsorgung des Gefriergerätes	18
Schaltdiagramme	19

## WICHTIG

### Vor Verwendung des Gerätes

Aus Sicherheitsgründen sollten Sie diese Anweisungen vor Inbetriebnahme des Geräts lesen. Sie sollten die Bedienungsanleitung stets zur Hand und für die Mitarbeiter zugänglich haben.

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EEC.
- Richtlinie 2004/108/EEC. über die elektromagnetische Verträglichkeit.
- Verwenden Sie das Gefriergerät nur für seinen speziellen Zweck.

### Schutz der Umwelt

1. Verpackung Das Verpackungsmaterial ist komplett recycelbar und mit dem Recyclingsymbol gekennzeichnet. Bitte befolgen Sie die lokalen Richtlinien zur Verschrottung.
2. Das Gerät. Das Gefriergerät besteht aus recycelbarem Material. Die Entsorgung des Gerätes muss gemäß den lokalen Umweltschutzrichtlinien erfolgen. Machen Sie das Gerät unbrauchbar, indem Sie das Stromkabel entfernen. Das Gerät muss an eine autorisierte Stelle zur Entsorgung von Kühlmitteln geliefert werden.

### Das Gerät

Das Gerät muss zur Entsorgung an eine autorisierte Stelle zur Entsorgung von Kühlmitteln geliefert werden. Machen Sie das Gerät unbrauchbar, indem Sie das Stromkabel entfernen.

### Informationen

Das Gerät enthält eine Mischung aus verschiedenen Kühlmitteln. Weitere Informationen finden Sie auf dem Typenschild, das am Gefriergerät angebracht ist.

### Stromausfall:

Das Gerät ist nur mit einem Batteriepaket für das Display und den Kontakt zur Remote-Überwachung ausgestattet.

Die Restlaufzeit beträgt 48 Stunden. Das Gefriergerät muss mindestens 72 Stunden vorher mit Strom versorgt sein, damit die maximale Batterieladung verfügbar ist. Bitte beachten Sie, dass die Lebensdauer der Batterien etwa 3 Jahre beträgt. Diese sollten jedoch von autorisiertem Personal alle 6 Monate überprüft werden.

### Vorsichtsmaßnahmen und allgemeine Empfehlungen:

**WARNUNG:** Halten Sie die Ventilationsöffnungen im Gehäuse oder im Inneren des Gerätes frei.

**WARNUNG:** Verwenden Sie keine mechanischen Geräte oder andere Mittel als die vom Hersteller empfohlenen, um den Abtauprozess zu beschleunigen.

**WARNUNG:** Beschädigen Sie das Kühlmittelsystem nicht.

**WARNUNG:** Verwenden Sie keine elektrischen Geräte im Inneren des Gefrierfaches, wenn Sie nicht ausdrücklich vom Hersteller empfohlen wurden.

- Verwahren Sie die Schlüssel an einem separaten Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Nehmen Sie das Gerät vor der Wartung oder Reinigung vom Stromnetz bzw. ziehen Sie den Stromstecker.
- Das Stromkabel darf nur von einer autorisierten Person ausgetauscht werden.
- Frostbildung an der Innenwand und Decke ist ein natürliches Phänomen. Deshalb sollte das Gefriergerät während der normalen Reinigung oder Wartung abgetaut werden.

## **Gerät mit brennbarem Kühlmittel:**

Da das Gerät eine Mischung aus Kühlmitteln enthält, die entflammbar sind, ist es wichtig darauf zu achten, dass die Kühlmittelleitungen nicht beschädigt werden.

## **Bedienhinweise**

Aus Sicherheitsgründen sollten Sie diese Bedienhinweise vor Inbetriebnahme des Gefriergeräts lesen. Die Bedienungsanleitung ist stets zur Hand und für die Mitarbeiter zugänglich zu halten.

Die Zeichnungen und Symbole in dieser Bedienungsanleitung dienen der Sicherheit bei der Inbetriebnahme und Benutzung des Gefriergerätes.

Weisen Sie die Mitarbeiter in die Bedienung des Gefriergerätes ein, da das Gerät Temperaturen  $-40^{\circ}\text{C}$  (UPUL 540),  $-86^{\circ}\text{C}$  (UPUL 580) erreicht.

Es besteht die Gefahr von Erfrierungen, wenn der Inhalt oder die Innenseite des Behälters berührt werden!

Im Fall eines Stromausfalls oder bei Stromschwankungen kontaktieren Sie bitte sofort qualifiziertes Fachpersonal.

## **Installation des Gefriergerätes**

1. Lassen Sie das Gerät von einem autorisierten Elektriker installieren (und lesen Sie die Bedienungsanleitung).
2. Das Gefriergerät sollte an einem trockenen, kühlen Ort ohne direkte Sonnenstrahlung aufgestellt werden. Das Gefriergerät gibt im laufenden Betrieb viel Hitze ab. Wenn die Umgebungstemperatur zu hoch ist, besteht die Gefahr einer Fehlfunktion des Gefriergerätes. Es ist empfehlenswert, den Raum zu belüften, sodass die Raumtemperatur das Maximum von  $20^{\circ}\text{C}$  nicht übersteigt. (Klasse N).
3. Stellen Sie das Gefriergerät auf einen ebenen, flachen Untergrund. Dadurch werden Vibrationen und störende Geräusche vermieden. Das Gefriergerät sollte mit mindestens 10 cm Abstand zu beiden Seiten und mind. 15 cm an der Rückseite aufgestellt werden.

## **Elektrische Anschlüsse:**

Für einen problemlosen Betrieb muss das Gerät vor der Verwendung korrekt geerdet werden. Wird das Gerät nicht geerdet, kann dies zu Personenschäden oder Schäden am Gerät führen. Halten Sie sich immer an den National Electric Code und lokale Richtlinien. Schließen Sie das Gerät nicht an überlastete Stromleitungen an.

Daten zur Spannung und zum verbrauchten Strom bzw. zur Leistung finden Sie auf dem Typenschild am Kompressorfach des Gefriergerätes.

Die elektrischen Anschlüsse müssen den lokalen Richtlinien entsprechen. Die Verwendung eines Verlängerungskabels ist nicht zulässig. Informationen zur Installation finden Sie auf dem Schaltplan.

Das Gerät entspricht der aktuellen EU-Richtlinie:

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EEC. Richtlinie 2004/108/EEC. über die elektromagnetische Verträglichkeit.

Das Gerät sollte mit einem Extraschutz nach den Stromversorgungsrichtlinien versehen werden, um den Benutzer vor gefährlichen Stromschlägen bei Fehlverhalten zu schützen.

Wenn der Schalter für einen 3-poligen Stecker gedacht ist, sollte auch ein 3-poliger Stecker verwendet werden. Der Leiter mit der gelben/grünen Isolierung muss mit dem Erdungsanschluss verbunden werden.

Daten zur Spannung und zum verbrauchten Strom bzw. zur Leistung finden sie auf dem Typenschild.

Informationen zur Installation finden Sie auf dem Schaltplan in diesem Handbuch.

## Innentüren

### HINWEIS

Die Innentüren sollten stets verwendet werden. Achten Sie darauf, sie korrekt zu schließen.

Der Hersteller ist für Schäden am Gefriergerät, die durch Missachtung dieser Anweisungen entstehen, nicht verantwortlich.

### Warnung

#### **Die Richtlinien sehen vor, dass das Gerät geerdet wird:**

Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Verletzungen von Personen oder Tieren und Sachschäden ab, die aus dem Missachten der oben aufgeführten Verfahren und Warnungen entstehen.

Wenn Steckdose und Stecker nicht vom selben Typ sind, lassen Sie bitte Stecker oder Steckdose von einem qualifizierten Elektriker ersetzen.

#### **Verwenden Sie unter keinen Umständen Verlängerungskabel oder Adapter.**

1. Das Gefriergerät sollte von einem autorisierten Elektriker oder der Firma angeschlossen werden, die das Gefriergerät verkauft hat. Eine unsachgemäße Installation kann das Gerät beschädigen.
2. Platzieren Sie das Gerät auf einem flachen Untergrund, der das Gewicht des Gerätes tragen kann.
3. Die elektrische Installation sollte geerdet sein.
4. Verwenden Sie unter keinen Umständen Verlängerungskabel. Schließen Sie das Gerät an eine feste Installation an. Wenn das Gerät mit einem langen Verlängerungskabel verbunden ist, besteht das Risiko, dass das Kabel heiß wird.
5. Das Gerät sollte an einem trockenen Standort aufgestellt werden. Achten Sie darauf, dass der Schrank nicht mit Wasser in Kontakt kommt. Wenn Wasser an die elektrischen Teile gerät, kann dies zu einem Kurzschluss führen.
6. Wenden Sie sich bei Schwankungen in der Funktionalität oder der Elektrik bitte an einen autorisierten Wartungstechniker.

## Vor der Inbetriebnahme

Reinigen Sie das Gefriergerät innen und außen mit einem feuchten, ausgewringenen Tuch. Trocknen Sie es mit einem trockenen Tuch ab.

Der Geruch der Plastikteile im Gefriergerät verschwindet, sobald das Gefriergerät abgekühlt ist.

## **Inbetriebnahme des Gerätes**

Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

Es dauert etwa 3–5 Minuten, ehe der Kompressor startet.

Das Thermostat wurde vom Hersteller voreingestellt.

## **Inbetriebnahme des Gefriervorganges**

Starten Sie das Gefriergerät. Stellen Sie das digitale Thermometer auf die gewünschte Temperatur. Es dauert nun 6–10 Stunden, bis die eingestellte Temperatur erreicht ist.


Bei Herunterkühlen des Gerätes, muss dieses frei von Inhalten sein.

Beim Befüllen des Gerätes mit Fächern/Boxen sollten Sie darauf achten, diese vorzukühlen, damit Sie die Innentemperatur des Gerätes nicht beeinträchtigen.

## **Trennen des Gerätes vom Strom**


Das Ausschalten des elektrischen Stroms muss entweder durch Trennen des Stromkabels von der Steckdose oder mithilfe eines zweipoligen Netzschalters erfolgen, der vor die Steckdose geschaltet wird.

## Bedienfeld (Steuereinheit G-214)

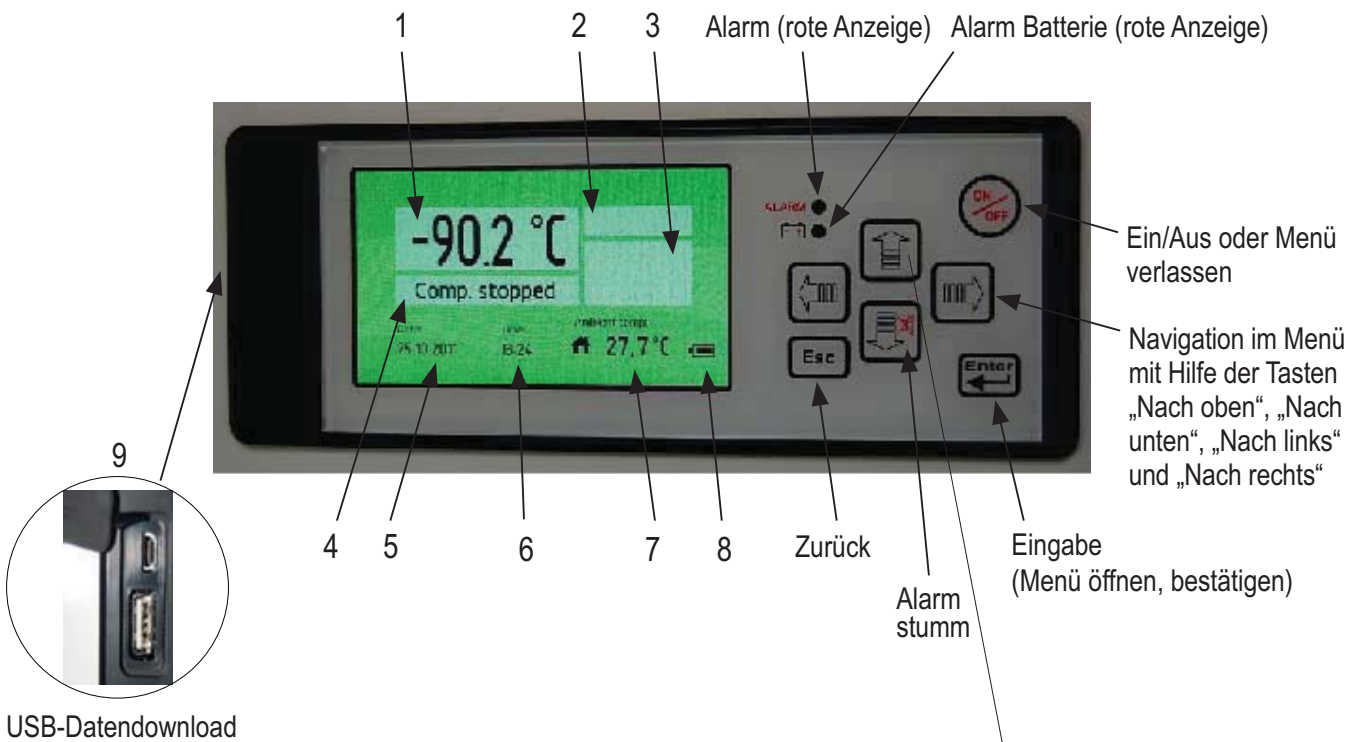

### Funktionsübersicht Bedienfeld

1. Temperatur Tiefkühler
2. Alarm
3. Alarmsymbole
4. Kompressor
5. Datum
6. Stunden
7. Umgebungstemperatur
8. Batterieladestand
9. USB-Anschluss

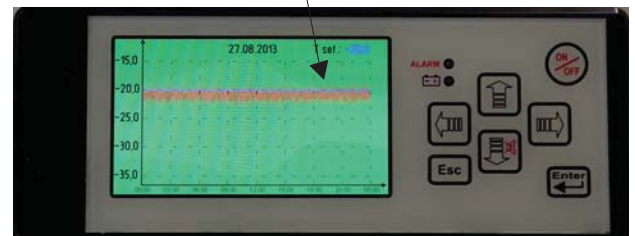

Drücken Sie die **“Nach oben”** Taste um eine Kurve zu erzeugen.

Drücken Sie die **“Nach links”** Taste um bis zu 10 Tage zurück zu sehen.

Drücken Sie die **“Esc”** Taste um zum Menü zurück zu kehren.

## Einstellungssymbole



Benutzerdefiniert

**Kundeneinstellungen**



Erweitert

**Erweiterte Einstellungen**



Erweiterte Wartung

**Erweiterte Service-Einstellungen**



Status

**Status**



Kennwort ändern/  
zurücksetzen

**Ändern und Zurücksetzen des Kennwortes**





Benutzerdefiniert

## Kundeneinstellungen



Kennwort eingeben

## Kennwort eingeben

Das Menü für die **Kundeneinstellungen** ist durch ein Kennwort geschützt. Für den Zugriff muss "0000" eingegeben werden.



Sollwert

## Sollwert

Einstellung der Solltemperatur.



Alarm

## Alarm

Das folgende Menü ist verfügbar.



Sprache wählen

## Sprache wählen

Wählen Sie die gewünschte Sprache.



Alarmverzögerung

## Alarmverzögerung

Einstellung der Zeit, wann ein Alarm im Display nach dem Auftreten des Alarms angezeigt wird. (Nur Temperatur Alarm).



Türalarm

## Türalarm

Einstellung der Zeit, wann ein Alarm im Display nach dem Auftreten des Alarms "Tür offen" angezeigt wird.



Alarm Höchsttemperatur

## Alarm Höchsttemperatur

Einstellung der oberen Alarmgrenze.



Alarm Tiesttemperatur

## Alarm Tiefsttemperatur

Einstellung der unteren Alarmgrenze.



Fühlerfehler

## Fühlerfehler

Alarm bei Fühlerbruch oder Fehler des Eproms wird angezeigt.



Stromausfall

## Stromausfall

Alarm bei Stromausfall wird angezeigt.



Zeitintervall Alarmprotokoll

## Zeitintervall Alarmprotokoll

Einstellung des Reglers, wann Daten aufgezeichnet werden.



Erweitert

## Erweiterte Einstellungen



Kennwort eingeben

### Kennwort eingeben

Das Menü für die **Erweiterten Einstellungen** ist durch ein Kennwort geschützt. Für den Zugriff muss "0000" eingegeben werden.



Kalibrierung

### Kalibrierung

Einstellung des Offsets der Temperatur im Display.



Automatisches Abtauen

### Automatisches Abtauen


Zeiteinstellung, wann die automatische Abtautung erfolgen wird.



Manuelles Abtauen

### Manuelles Abtauen

Die manuelle Abtautung kann sofort gestartet werden.

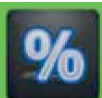

Hysterese

### Hysterese


Einstellung, wann der Kompressor in Abhängigkeit vom Sollwert startet und stoppt.



Temperaturgrenzen

### Temperaturgrenzen

Einstellung der oberen un unteren Temperaturgrenzen, die benutzt werden können.

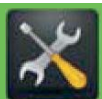

Wartung

### Wartung

Siehe Seite 10.



Kennwortschutz

### Kennwortschutz

Einstellung zum Schutz des Gerätes vor ungewolltem Ausschalten. Ist mit einem Kennwort geschützt.



Einstellen Datum Zeit

### Einstellen Datum Zeit

Einstellung von Datum und Uhrzeit.



Umgebungstemp. Einstellungen

### Umgebungstemp. Einstellungen

Einstellung der Umgebungstemperatur.



Wartung

## Wartung

In diesem Menü sind alle Informationen zum Gerät, die in einem Servicefall wichtig sind.



Kompressorstunden

### Kompressorstunden

Zeigt die Lauzeit des Kompressors in Stunden an.



Lüfterstunden

### Lüfterstunden

Zeigt die Laufzeit des Lüfters in Stunden an.



Messfühler

### Messfühler

Zeigt die Temperatur des eingebauten Fühlers an.



Messfühler im Gerät

### Messfühler im Gerät

Zeigt die Temperatur des eingebauten Fühlers an. Ein Fühler ist standardmässig eingebaut. Der Einbau von drei Fühlern ist möglich (Die Controller Version).



Messfühler/Kompressor

### Messfühler/Kompressor

Zeigt die Temperatur des Kompressorfühlers an. (Nicht bei allen Modellen).



Messfühler/Verdampfer

### Messfühler/Verdampfer

Zeigt die Temperatur des Verdampferfühlers an.

## Erweiterte Service-Einstellungen



Erweiterte Wartung

### Erweiterte Wartung

Dieses Menü wird ausschliesslich vom Service des Herstellers verwendet.



Status

### Status



Aktuelle Alarme

### Aktuelle Alarme

Zeigt die aktuellen Alarme mit Datum und Uhrzeit an.



Temp. 24 Std.

### Temperaturen 24 Stunden

Zeigt die Temperaturen der letzten 24 Stunden an.



Kennwort ändern/  
zurücksetzen

### Ändern / Zurücksetzen des Kennwortes



Kennwort ändern

### Kennwort ändern

Möglichkeiten die Kennwörter für Kundeneinstellungen, Erweiterte Einstellungen und Erweiterte Service-Einstellungen zu ändern.




Kennwort zurücksetzen


### Kennwort zurücksetzen

Möglichkeiten die Kennwörter für Kundeneinstellungen, Erweiterte Einstellungen und Erweiterte Service-Einstellungen zurück zu setzen. Setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung, um das Kennwort für das Zurücksetzen zu bekommen.

## Herunterladen von Daten

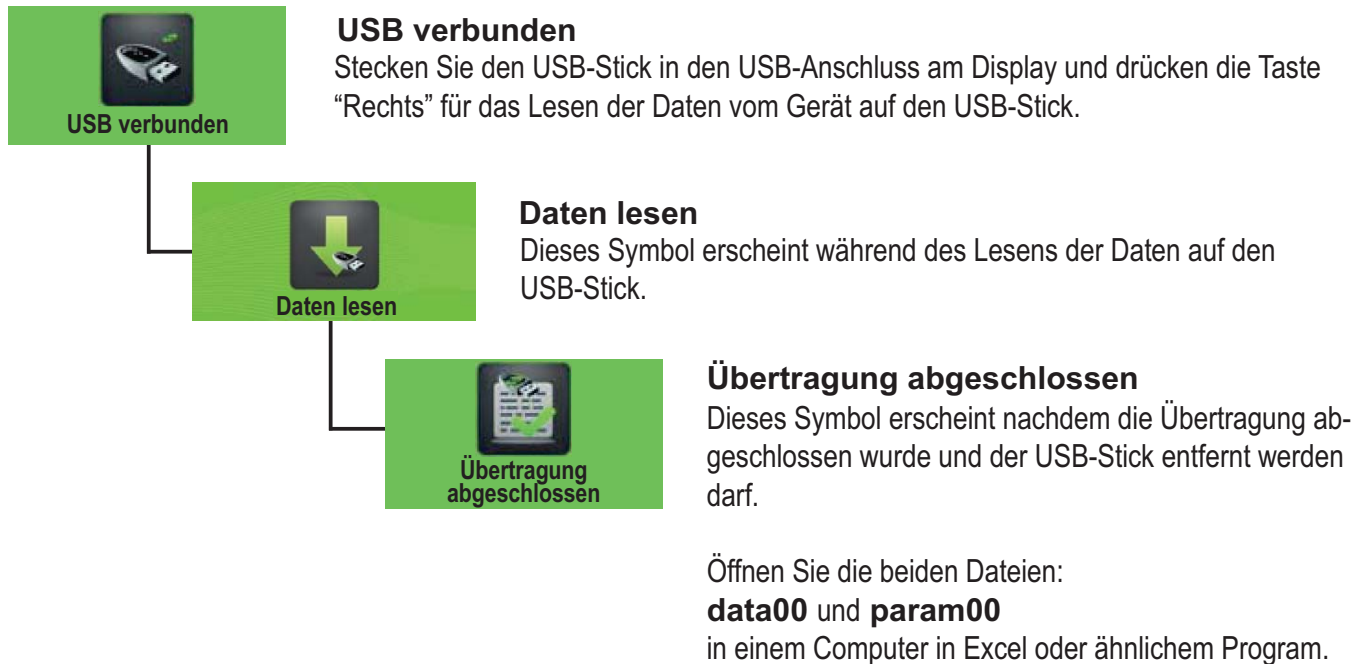

## Hochladen von Daten (Nur für neue Einstellungen vom Hersteller)

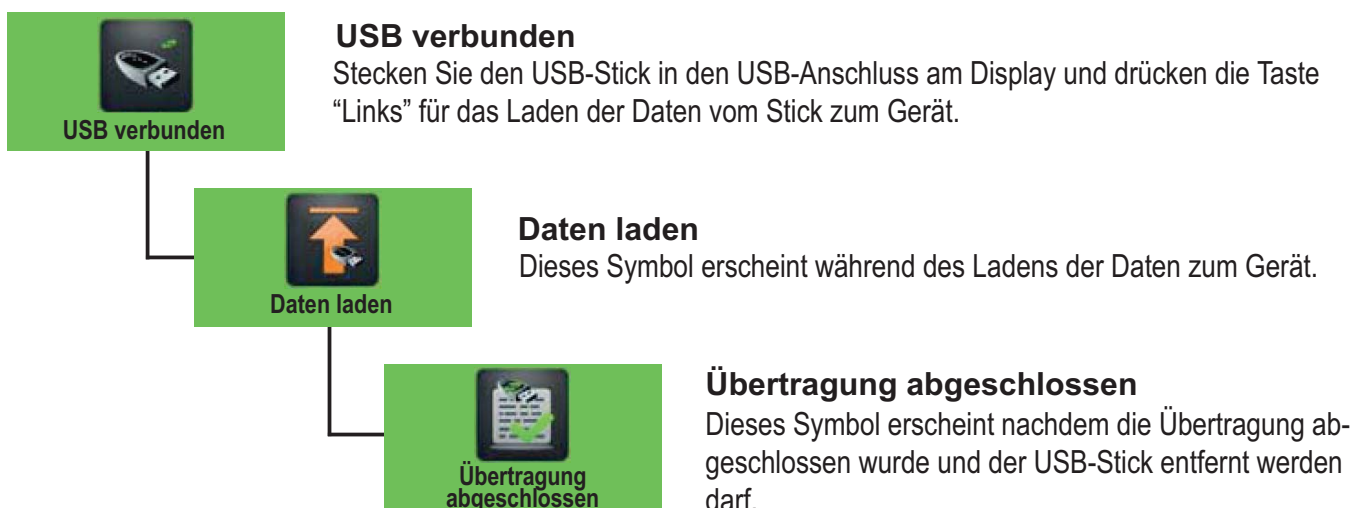

## Alarmanzeige im Display



### Alarmsymbole



Türalarm

#### Türalarm

Die Tür ist nicht korrekt geschlossen.



Alarm Höchsttemperatur

#### Alarm Höchsttemperatur

Die Innentemperatur hat den oberen Alarmgrenzwert überschritten.



Alarm Tiefsttemperatur

#### Alarm Tiefsttemperatur

Die Innentemperatur hat den unteren Alarmgrenzwert überschritten.



Messfühler-/Epromausfall

#### Messfühler-/Epromausfall

Ein Fehler am Fühler oder am Eprom ist aufgetreten.



Stromausfall

#### Stromausfall

Es liegt keine Spannung am Gerät an.



Batterie schwach

#### Batterie schwach

Der Ladezustand der Batterie (Akku) ist zu niedrig.

## Werkseinstellungen UPUL 540

Beschreibung	Arctiko-Standard-einstellungen	Benutzerdefinierte Einstellungen
<b>Benutzerdefinierte Einstellungen (Kennwort)</b>	0000	
<b>Sollwert</b>		
Gefriergerät	- 40,0	
<b>Alarm:</b>		
<b>Alarmverzögerung</b>		
Gefriergerät	15 Min.	
<b>Türalarm</b>		
Gefriergerät	Aktiv	
<b>Alarm Höchsttemperatur</b>		
Gefriergerät	- 30,0	
<b>Alarm Tiefsttemperatur</b>		
Gefriergerät	- 50,0	
<b>Messfühler-/Epromausfall</b>		
Gefriergerät	Aktiv	
<b>Stromausfall</b>		
Gefriergerät	Aktiv	
<b>Zeitintervall Alarmprotokoll</b>		
Gefriergerät	1	

Beschreibung	Arctiko-Standard-einstellungen	Benutzerdefinierte Einstellungen
<b>Erweitert (Kennwort)</b>	0000	
<b>Kalibrierung</b>		
Gefriergerät	0,0	
<b>Automatisches Abtauen</b>		
Gefriergerät	0	
<b>Manuelles Abtauen</b>		
Gefriergerät	OK	
<b>Hysterese</b>		
Gefriergerät	2,0	
<b>Temperaturgrenzen</b>		
Gefriergerät Max.	- 20,0	
Gefriergerät Min.	- 40,0	

## Werkseinstellungen UPUL 580

Beschreibung	Arctiko-Standard-einstellungen	Benutzerdefinierte Einstellungen
<b>Benutzerdefinierte Einstellungen (Kennwort)</b>	0000	
<b>Sollwert</b>		
Gefriergerät	- 80,0	
<b>Alarm:</b>		
<b>Alarmverzögerung</b>		
Gefriergerät	15 Min.	
<b>Türalarm</b>		
Gefriergerät	Aktiv	
<b>Alarm Höchsttemperatur</b>		
Gefriergerät	- 70,0	
<b>Alarm Tiefsttemperatur</b>		
Gefriergerät	- 90,0	
<b>Messfühler-/Epromausfall</b>		
Gefriergerät	Aktiv	
<b>Stromausfall</b>		
Gefriergerät	Aktiv	
<b>Zeitintervall Alarmprotokoll</b>		
Gefriergerät	1	

Beschreibung	Arctiko-Standard-einstellungen	Benutzerdefinierte Einstellungen
<b>Erweitert (Kennwort)</b>	0000	
<b>Kalibrierung</b>		
Gefriergerät	0,0	
<b>Automatisches Abtauen</b>		
Gefriergerät	0	
<b>Manuelles Abtauen</b>		
Gefriergerät	OK	
<b>Hysterese</b>		
Gefriergerät	2,0	
<b>Temperaturgrenzen</b>		
Gefriergerät Max.	- 40,0	
Gefriergerät Min.	- 86,0	



## **Das Kühlsystem**

Der Vaporisator ist in die Regale des inneren Behälters eingebaut. Sie erreichen eine Temperatur von etwa  $-40^{\circ}\text{C}$  (UPUL 540),  $-86^{\circ}\text{C}$  (UPUL 580).

Daher besteht bei Berührung die Gefahr von Erfrierungen. Verwenden Sie stets Handschuhe, wenn Sie den Inhalt des Gefriergerätes berühren müssen.

Der Kondensator befindet sich oben im Schrank, hinter dem Bedienfeld.

Thermostat mit digitaler Anzeige: Sobald das Gefriergerät abgekühlt ist, werden die Solltemperatur und die aktuelle Temperatur angezeigt.

## **CO2-Sicherung**

Es sind 4 Anschlussöffnungen zur CO<sub>2</sub>-Sicherung vorbereitet und ein Injektionsschlauch (siehe separates Gehäuse) kann von oben in das Gerät eingeführt werden (Abzugskit). Achten Sie darauf, dass das unter Druck stehende CO<sub>2</sub> über die Dichtungen oder das Druckventil abgeführt wird.

## **Umstellen oder Versetzen des Gefriergerätes**

Überlassen Sie das Gefriergerät niemals anderen Personen, ohne diese in die Benutzung und die Sicherheitsregeln einzuweisen, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben werden. Lassen Sie das Gefriergerät immer von einem autorisierten Elektriker installieren.

(Denken Sie daran, eine Stunde zu warten, ehe Sie das Gerät neu starten.)

Wenn das Gefriergerät und seine elektrischen Bestandteile umgebaut werden, verfällt die Garantie ganz.

Wenn das Gefriergerät nicht funktioniert, rufen Sie einen autorisierten Wartungstechniker!

Kontaktieren Sie den Vertriebshändler oder einen autorisierten Reparaturdienst.

## Reinigung und Wartung des Gefriergerätes:

- An den Innentüren des Gefriergerätes bildet sich Eis. Das Eis sollte regelmäßig mit einem Kratzer entfernt werden. (Denken Sie an die Sicherheitshandschuhe.)
- Bei Bedarf sollte das Eis an der Innenseite des Schrank entfernt werden. Nehmen Sie den Inhalt aus dem Gefriergerät. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie die Tür offen, bis das Eis entfernt werden kann. (Denken Sie an die Sicherheitshandschuhe.)
- Trocknen Sie den Innenraum des Schrank und die Regale mit einem Tuch ab, bis sie nicht länger feucht sind.
- Verwenden Sie für die äußere Pflege einen Edelstahlreiniger.
- Das Eis, das sich an der Innenseite der Tür gebildet hat, sollte mit einem Holz-/Kunststoffkratzer entfernt werden. Das Eis bildet sich aufgrund der niedrigen Temperatur im Inneren des Schrank, und wenn es nicht entfernt wird, kann die Tür nicht vollständig geschlossen werden.
- Reinigungsmittel mit Chlor oder Chlorbestandteilen sowie andere ätzende Mittel dürfen nicht verwendet werden, denn sie können die Edelstahlflächen des Schrank und des Verdampfersystems zersetzen.
- Das Kompressorfach und insbesondere der Kondensator müssen frei von Staub und Schmutz sein. Das geschieht am besten mit einem Staubsauger und einer Bürste.

Stellen Sie keine Flaschen mit Kohlensäure oder entflammaren Produkten in das Gefriergerät.

Entsorgung und Verschrottung des Gefriergerätes: Entfernen Sie die Sperrfunktion, damit Kinder beim Spielen nicht im Gefriergerät eingesperrt werden können.

## Hinweis

Nehmen Sie das Gerät vor der Wartung vom Netzstrom.

Verwenden Sie keine Scheuermittel, Fleckenentferner (z. B. Azeton, Trichlorethylen), um das Gerät zu reinigen.

## Ersatzteile

Geben Sie bei der Bestellung von Ersatzteilen, die Sie leicht selbst einsetzen können, bitte die Typennummer und die Funktion der entsprechenden Teile an.

## Entsorgung des Gefriergerätes


Um Umweltschäden zu vermeiden, kontaktieren Sie bitte den Vertriebs Händler und fragen Sie nach, wohin das Gefriergerät geliefert werden muss.

Entfernen Sie die Sperrfunktion, damit Kinder beim Spielen nicht im Gefriergerät eingesperrt werden können.

Informationen zur Entsorgung von Kühl- und Gefriergeräten erhalten Sie von

- Ihrem Lieferanten,
- den Behörden (Stadtverwaltung, Umweltbehörde etc.).

## Schaltplan

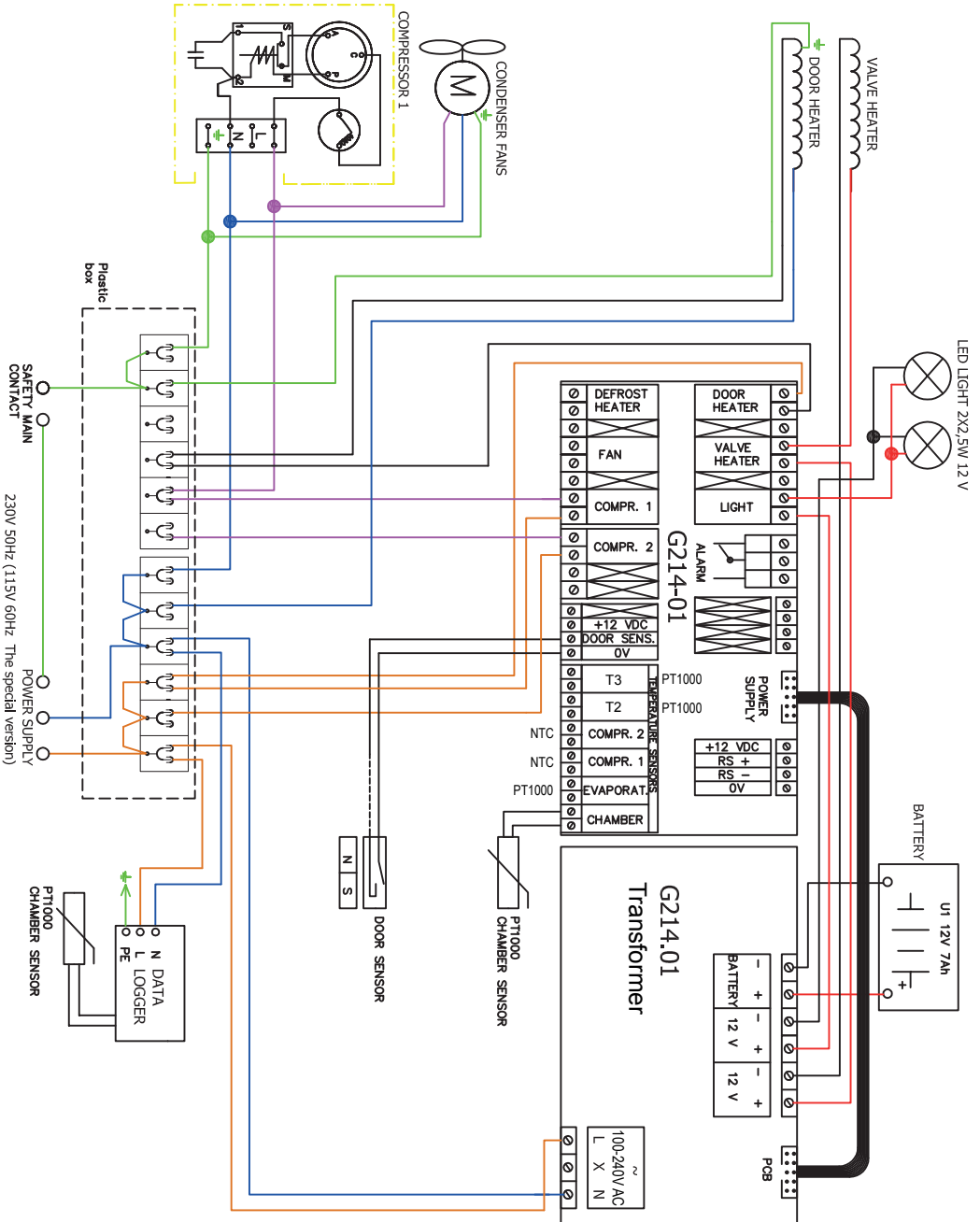

[WWW.ARCTIKO.COM](http://WWW.ARCTIKO.COM)

LAMMEFJORDSVEJ 5  
DK-6715 ESBJERG N  
DENMARK  
TEL. +45 70 20 03 28  
FAX +45 70 20 03 29  
INFO@ARCTIKO.COM  
WWW.ARCTIKO.COM

50 80 014-05-DE